

InstaBlue Protein Stain Solution

■ 操作流程

(1) 电泳结束后，将凝胶剥离玻璃板，放入塑料盒中，将染色液颠倒混匀之后，向塑料盒中倒入适量染色液，放置微波炉加热至微微冒热气（有点烫手即可），转移至摇床上摇2-5 min。如果想得到更加清晰的蛋白条带，可以适当增加染色时间。

(2) 凝胶拍照。用过的染色液可以装入一个新的容器中，染色液可反复用1-2次（第二次染色效果可能没有第一次好）。

注：该染色液属于悬浊液，为了更好的染色，用之前请务必颠倒混匀。



APExBIO Technology
www.apexbt.com

7505 Fannin street, Suite 410, Houston, TX 77054.

Tel: +1-832-696-8203 | Fax: +1-832-641-3177 | Email: info@apexbt.com

