

Running Buffer for SDS-PAGE (Tris-Gly, Powder)

产品描述

本产品是适用于 Tris-Gly 体系凝胶的电泳缓冲液，不适合用于 Hepes, Bis-tris 等缓冲体系的凝胶。其中 H2001 用于变性电泳 SDS-PAGE, H2002 用于非变性电泳 Native-PAGE。

本产品以粉末形式提供，共 10 小包，每小包可配制 500 mL 1×工作液。

实验操作（仅供参考）

1. 取 1 小包可以配制 500 mL 电泳液的粉剂，倒入到一洁净的烧杯中，加入蒸馏水到约 400 mL，溶解。
2. 在量筒中定容到 500 mL，即为 1× 工作液。
3. 混匀后即可使用。
4. 未用完的电泳液可室温保存，通常室温可保存 2-3 天，4℃可保存 1-2 周。

注意事项

1. 1× 工作液配制好后使用时间不宜超过 2 周。
2. 本产品仅限于科学用途使用。

APEX BIO Technology

www.apexbt.com

7505 Fannin street, Suite 410, Houston, TX 77054.

Tel: +1-832-696-8203 | Fax: +1-832-641-3177 | Email: info@apexbt.com